

蛋白酶抑制剂与磷酸酶抑制剂混合液 cocktail

试剂组成

A20120A0105	规格	数量
蛋白酶抑制剂与磷酸酶抑制剂混合液	1.0 mL/支	1 支
PMSF	500μL/支	1 支
说明书		1 份

产品介绍

该产品主要成分有亮氨酸，抑肽酶，胃蛋白酶抑制剂，EDTA- Na_2 ，氟化钠，原硫酸钠，甘油磷酸钠，焦磷酸钠等多种抑制剂，可以有效抑制蛋白降解。

运输与储存

本产品采用冰袋或干冰运输（根据目的地和同运产品而定）。产品在收到后应立即贮存于 -20°C 。

如果贮存于 -20°C ，有效期为运达后六个月。

避免反复冻融。

产品使用限制

本产品只用于分子生物学研究。其不应用于诊断、预防和治疗疾病。在使用本产品时应遵从相应的注意事项。

操作说明

1. 每毫升 RIPA 裂解液中分别加入 10μL 的蛋白酶抑制剂与磷酸酶抑制剂混合液和 5μL 的 PMSF，充分混匀后备用；
2. 上述混合液根据实验情况及实验用量，即配即用；

注意事项

1. PMSF 在水中不稳定，蛋白酶抑制剂与磷酸酶抑制剂混合液不可以与 PMSF 预混；
2. 蛋白酶抑制剂与磷酸酶抑制剂混合液略带黄色，PMSF 为无色液体，不同批次混合液颜色可能略有不同；
3. 为了您的安全和健康，请穿实验服并戴防护手套操作。

技术支持

BioTNT 为其所提供的技术支持质量和效率而自豪。我们的技术支持部门在样品及检测领域及对 BioTNT 产品具有丰富的实践经验和充足的理论知识。如果您对 Western 或其它产品有问题或遇到困难，请联系我们，无需迟疑。BioTNT 客户是我们产品改进和特殊应用信息的主要来源。您所提供的信息对于 BioTNT 的研究人员很有帮助。当您对产品性能或新的应用及新的技术有任何建议时，我们希望您能及时联系我们。

有关技术支持和更多信息，请浏览 www.biotnt.com 的网页或致电 BioTNT 的技术支持部门。