

R250 考马斯亮蓝染液

试剂组成

A20120A0206	规格	数量
R250 考马斯亮蓝染液	100mL/瓶	1 瓶
说明书		1 份

产品介绍

本产品主要成分有考马斯亮蓝 R250、甲醇、冰醋酸、ddH₂O。可用于 SDS-PAGE 或者非变性电泳蛋白凝胶的染色。

运输与储存

本产品采用冰袋或干冰运输（根据目的地和同运产品而定）。产品在收到后应立即贮存于 4℃。

贮存于 4℃时，有效期为运达后十二个月。

产品使用限制

本产品只用于分子生物学研究。其不应用于诊断、预防和治疗疾病。在使用本产品时应遵从相应的注意事项。

操作说明

- 1、取凝胶放入适量考马斯亮蓝染色液中，确保染色液可以充分覆盖凝胶。
- 2、置摇床上缓慢摇动，室温染色 1 小时。
- 3、取凝胶放入适量脱色液中，确保脱色液可以充分覆盖凝胶。
- 4、置摇床上缓慢摇动，室温脱色 4-24 小时，期间更换脱色液 2-4 次，至蓝色背景脱去。

注：脱色时间过长也会导致蛋白条带的颜色变浅。

注意事项

1. 本染色液有轻微腐蚀性，请穿实验服并戴防护手套操作
2. 本染色液有刺激性气味，请于通风厨内操作。
3. 染色时间增加不会对染色结果产生负面影响，染色液可以回收重复使用至少 2-3 次。

技术支持

BioTNT 为其所提供的技术支持质量和效率而自豪。我们的技术支持部门在样品及检测领域及对 BioTNT 产品具有丰富的实践经验和充足的理论知识。如果您对 Western 或其它产品有问题或遇到困难，请联系我们，无需迟疑。BioTNT 客户是我们产品改进和特殊应用信息的主要来源。您所提供的信息对于 BioTNT 的研究人员很有帮助。当您对产品性能或新的应用及新的技术有任何建议时，我们希望您能及时联系我们。

有关技术支持和更多信息，请浏览 www.biotnt.com 的网页或致电 BioTNT 的技术支持部门。